

Визуальные индикаторы Nlab

Письменный Я.М.
Менеджер по развитию проекта ЛИС


V всероссийский конгресс
выставка решений «ИТМ Петербург».
Санкт-Петербург, 4-6 июня 2025г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
ИТМ
itmcongress.ru




XXV Ежегодный всероссийский конгресс
"Информационные технологии в медицине".
Москва, 10-11 октября 2024


Контроль качества

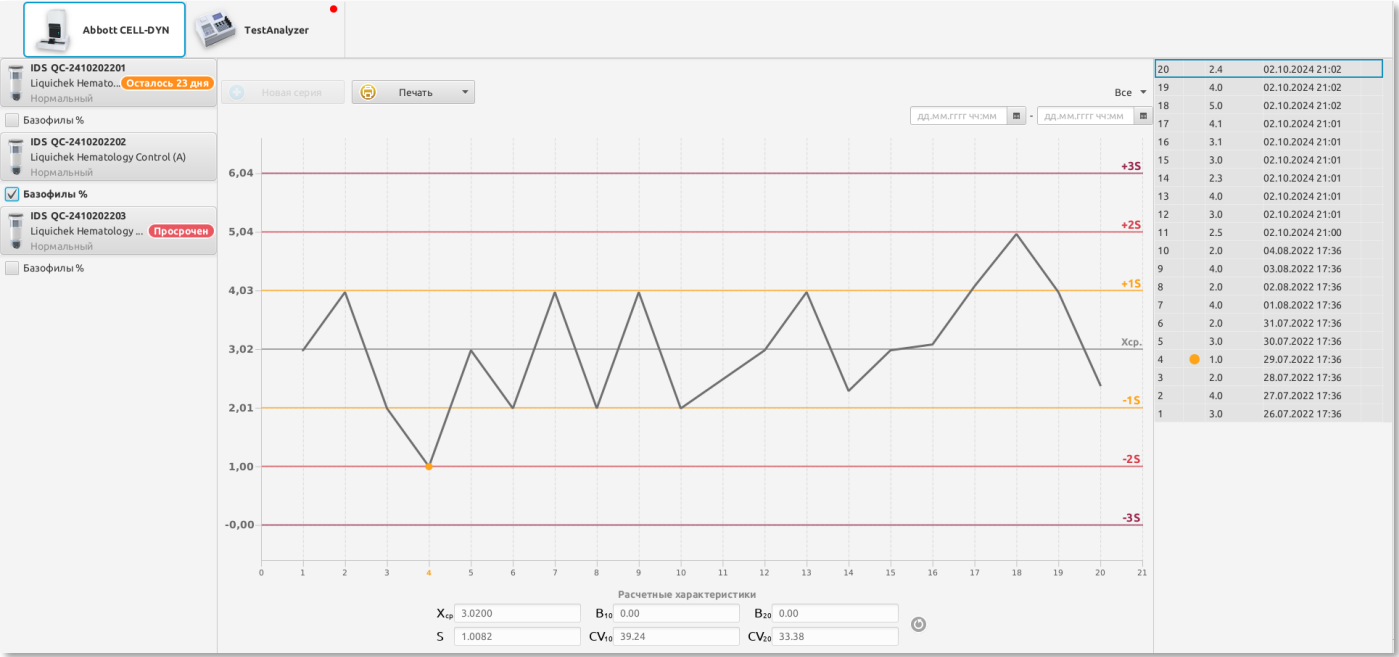


Связь контрольной карты и таблицы постановок QC

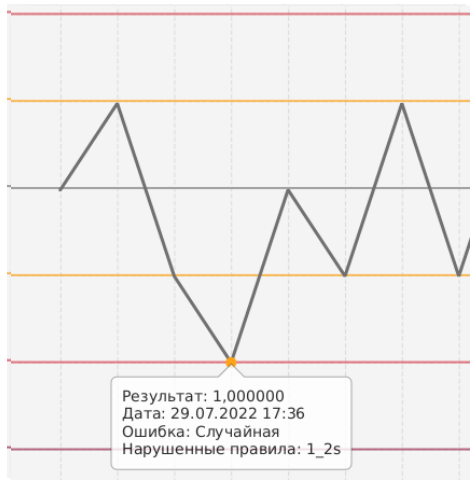

Фокус на точке с отклонением

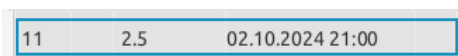

Фокус на точке с нормальным значением

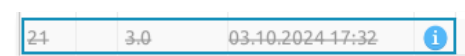

Фокус на исключенной точке

Цветовая схема QC

Системные ошибки



Случайные ошибки



Индикатор окончания срока
контрольного материала

	IDS QC-2410202201 Liquichek Hemato... Нормальный	Осталось 22 дня
☐	Базофилы %	
	IDS QC-2410202202 Liquichek Hematology Control (A) Нормальный	
☒	Базофилы %	
	IDS QC-2410202203 Liquichek Hematology ... Нормальный	Просрочен

Оформление графика



Гистология, добавлены «позиции»



Флакон 29

Флакон 30

Флакон 31 (сырой)

+

Флакон 953313 (сырой)

+

Название	Локализация	Характер
Гистологического и	Желудок	Язва

[Все поля](#)

Дата вырезки27.09.2024 09:11

[Добавить позицию](#)

Позиция 1

Название	Кусочков
Опухоль	5

Описание

язва желудка 5 см

[Добавить блок](#)

IDS	Номер	Название
953313-1-5		

[Показать отдельные стекла](#) +

Позиция 2

Название	Кусочков
край резекции	1

Описание

край резекции без видимого злокачественного роста

Гистология, сбор описания позиции

Позиция 1		
Название		Кусочков
Опухоль		5
Описание		
язва желудка 5 см		




Макроскопическое описание

953313|2024|1-5 (кусочков: 5, блоков: 5, дата: 27.09.2024 Врач: .
Опухоль. язва желудка 5 см
953313|2024|2-1 (кусочков: 1, блоков: 1, дата: 27.09.2024 Врач: . край
резекции . край резекции без видимого злокачественного роста

Позиция 2		
Название		Кусочков
край резекции		1
Описание		
край резекции без видимого злокачественного роста		

Гистология, индикатор печати окраса

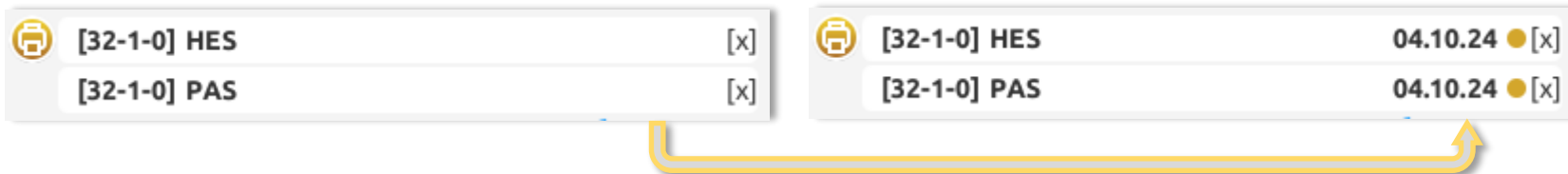

Печатать осуществляется на:

- принтере гистологических стекл
- принтере гистологических блоков
- принтере этикеток

Переработанный раздел исследований

НLab - Врачебный Врач Иванович - Исследование

Материалы Приборы Счетчик

Клинические исследования_KLD

IDS 2808202405
Моча
Брызна Валерий Владимирович
28.08.2024

IDS 2108202402
Моча
Андромаш Наше-Всё Макабрицкий
21.08.2024

IDS 1408202401
Моча
Фамилярная Именина Отечественная
14.08.2024

IDS 0808202403
Моча
Сыновий Маминов Подругович
08.08.2024

IDS 0808202402
Моча
Сыновий Маминов Подругович
08.08.2024

IDS 0808202401
Моча
Дубли В МиСе
08.08.2024

IDS 1406202406
Моча
Дюже Новый Пациент
14.06.2024

IDS 1406202405
Моча
Дюже Новый Пациент
14.06.2024

IDS 1406202402
Моча
Дюже Новый Пациент
14.06.2024

IDS 1406202401
Моча
Дюже Новый Пациент
14.06.2024

IDS 2304202413
Количество биоматериалов: 23

Статус Сортировка, В работе, (+2)

1408202401
Моча
Фамилярная Именина Отечественная Ж 16.04.1996 28 лет

Регистрация 14.08.2024 10:56 Взятие 14.08.2024 10:56 Доставка 14.08.2024 10:56
№ 593786

Исследования:
(СРОЧНЫЙ) Общий анализ мочи

Общий анализ мочи. Метод и оборудование: Сухая химия, Cobas U601, Roche Diagnostics, Германия.

Удельный вес мочи	1.000		1.005 - 1.020	[админ админы...]
pH	3.00	ед	5.00 - 6.50	[Врачебный Вра...]
Белок	Отрицательно	г/л	Отрицательно или менее 0,1	[админ админы...]
Количественное определение глюкозы в моче на биохимическом анализаторе ILab Taurus	1.00	ммоль/л	1-ая утренняя моча 0,3-1,1; Произвольный сбор: 0,06-0,83	[админ админы...]
Кетоны	Отрицательно	ммоль/л	Отрицательно	[админ админы...]
Уробилиноген	Отрицательно	мкмоль/л	Отрицательно	[админ админы...]
Эритроциты	Отрицательно	Ед/мкл	Отрицательно	[админ админы...]
Лейкоциты		Ед/мкл	Отрицательно	[админ админы...]
Прозрачность	Бледно желтый		Прозрачная	[админ админы...]

Биохимия мочи. Оборудование: Cobas Integra 400plus, Roche Diagnostics, Швейцария

Белок в моче	1.000	г/л	0.028 - 0.141	[админ админы...]
--------------	-------	-----	---------------	-------------------

Микроскопия

Цилиндры белковые	Обнаружено	в п/зр	Отсутствует	[админ админы...]
Эпителий переходный	Обнаружено	в п/зр	< 1	[админ админы...]
Эпителий плоский	Небольшое количество	в п/зр	< 5	[админ админы...]
Эпителий почечный	Обнаружено	в п/зр	Не обнаружено	[админ админы...]
Цилиндры гиалиновые	Обнаружено	в п/зр	Не обнаружено	[админ админы...]
Цилиндры восковидные	Обнаружено	в п/зр	Не обнаружено	[админ админы...]
Цилиндры зернистые	Обнаружено	в п/зр	Отсутствует	[админ админы...]
Цилиндры белковые	Обнаружено	в п/зр	Не обнаружено	[админ админы...]
Цилиндры восковидные	Обнаружено	в п/зр	Отсутствует	[админ админы...]
Цилиндры лейкоцитарные	Обнаружено	в п/зр	Отсутствует	[админ админы...]

Исследования. Кнопки управления и статус пробы

	новая	готова	утверждена	в архиве
статус пробы				
состояние кнопок				
				
				
				
				

Исследования. Кнопки информации



Сегодня
17:10

05 кабинет - ОДУ
(Челюстно-лицевой хирург)
Амбулаторный

IDS 10104

Кожа

[Дашина Татьяна Николаевна](#)
№ 2843
Ж 04.07.1955 69 лет

Исследования:

- Цитология

 Цитологическое исследование
микропрепарата кожи

Диагнозы:

Другие злокачественные новообразования
кожи века, включая спайку век



Что бы стало “как раньше” -
достаточно дополнительно
нажать на кнопку и
зафиксировать скрепкой” для
постоянного отображения.



Скрыли в



Исследования. Три точки и сложные текстовые описания

+ Недиagnostический материал.

+ Плоскоклеточная карцинома.

+ Аденокарцинома.

+ Немелкоклеточный рак.

+ Мелкоклеточный рак.

Заключение ИЦХ:

+ Материал направлен на ИЦХ-исследование с целью дифференциальной диагностики реактивными изменениями мезотелия и опухолевым процессом.

+ Материал направлен на ИЦХ-исследование с целью верификации гистогенеза опухолевых клеток.

+ CD3 (), CD20()

+ Melan-A (), S100 (), CDX2 (),

+ GATA3 (), Mammaglobin (), Estrogen Receptor (), Progesterone Receptor (),

Плоскоклеточная карцинома.
Немелкоклеточный рак. Аденокарцинома.
Материал направлен на ИЦХ-исследование с целью верификации гистогенеза опухолевых клеток.

Спасибо за внимание